

10×Western blot 快速湿转转膜液

- 【产品简介】**
- ◇ 本公司生产的 10×Western blot 快速湿转转膜液，是一种10倍浓缩型溶液，使用前使用适量的水和乙醇（甲醇）稀释至1×，即可使用。
 - ◇ 本产品使用了特殊的配比，在恒流400mA的转膜条件下无需使用外围冰浴，仅用内置冰盒就可以防止过热现象，确保转膜安全。
 - ◇ 本产品的转膜效果与传统转膜液基本一致。
 - ◇ 本产品可使用乙醇替代甲醇，更加安全。

【货 号】 P1013

【规 格】 100ml/500ml

【保存条件】 4℃保存，有效期一年

【使用方法】 取 10×Western blot 快速湿转转膜液 100ml，加入去离子水 500ml，再加入 100ml 的无水乙醇或甲醇，搅拌均匀并用去离子水定容至 1L 即可得到 1×工作液（含 10%乙醇/甲醇）。
电泳条件参考：（以 10%浓度的 SDS-PAGE 凝胶为例）

电流（恒流）	预估电泳时间
400mA	30min
500mA	20min(使用冰浴)

注：电泳时间受凝胶浓度和厚度影响，请根据具体实验酌情调整。

- 【注意事项】**
- ◆ 转膜缓冲液稀释后建议 4℃保存，最长不超过 2 周，若出现变黄请弃用。
 - ◆ 本电泳缓冲液可重复使用。为了保证实验效果，重复使用次数不宜过多。
 - ◆ 本品只能用于湿转，不适用于半干转或干转。
 - ◆ 为了您的身体安全及健康，请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
 - ◆ 本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。