

Goldview (10000×)

【产品简介】 ◇Goldview是一种可替代溴化乙锭(Ethidium Bromide)的核酸染料,用于观察琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶中的DNA, DNA紫外光透射仪激发并放射出绿色荧光信号。Goldview具有一定的毒性,使用时注意防护。

◇本品为10000×的浓缩液。

【货 号】 P2003

【规 格】 1ml/支

【保存条件】 4℃避光保存,有效期 12 个月。

【使用方法】 按 1:10000 的稀释度直接添加至琼脂糖胶中即可使用。

【注意事项】 ◆本产品仅限于科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品。

◆为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。