

Super Time即用型HRP-GAPDH内参染色液

- 【产品简介】** ◇本品是针对Western blot实验开发的，可用于Western blot实验中GAPDH内参的快速孵育检测，能在30min内完成内参的检测。
◇本品采用封闭-孵育一体化配方，可直接转印完成后免封闭直接孵育。
◇本品采用即用型配方，无需自己稀释。
- 【货 号】** P1066
- 【规 格】** 10ml/50ml
- 【保存条件】** 4℃保存，有效期为6个月。
- 【使用说明】**
1. 将转印完成的膜用TBS/PBS洗去多余的转膜液（过一下即可），倒入Super Time即用型HRP-GAPDH内参染色液，室温摇床孵育15min；
 2. 用TBST/PBST摇床（100~150rpm）洗涤孵育完成的膜3次，每次5min；
 3. 洗涤完成后即可显影验证。
- 【注意事项】**
- ◆如果因为封闭不完全出现严重非特异或者高背景时，可以用5%脱脂牛奶先进行正常封闭，这样可以明显改善背景和非特异情况。
 - ◆如果出现洗涤不全导致高背景时，可适当提高TBST/PBST中去污剂的含量，或者增加洗涤时间和洗涤强度，加强洗涤效果。
 - ◆本品回收后可重复使用2~3次。
 - ◆为了您的身体安全及健康，请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
 - ◆本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。