

抗体洗脱液-mIHC 专用

【产品简介】 抗体洗脱液用于冰冻切片、石蜡切片、细胞爬片等样品，TSA染色过程中的抗体洗脱。

【货 号】 THRS008

【规 格】 5ml/30ml

【保存条件】 4°C保存，有效期一年。

【使用方法】 即用型，无需稀释。使用前将抗体洗脱液预热到50°C。滴加少量抗体洗脱液覆盖样品，室温放置3-5 min；弃去洗脱液，再次滴加足量的洗脱液覆盖样品（洗脱液的量以微微鼓起于片子为宜，一般150-300 μ L），37°C 30 min。洗脱结束后用至于自来水龙头下轻柔冲洗，再用 PBST 或 TBST 洗3次。

【注意事项】

- 1、抗体洗脱效果取决于切片厚度、洗脱温度和时间、一抗种类，具体洗脱时间需要根据情况调整。
- 2、如果有些抗体的洗脱有问题，可降低一抗稀释比例，或将这些抗体放到TSA标记的最后一轮做。
- 3、每次使用前需确保试剂完全溶解无沉淀，如发现有沉淀析出，需放入 37°C 充分溶解后方可使用。
- 4、抗体洗脱液，优先应用于细胞爬片/冰冻切片/易脱片的骨组织等，石蜡切片优先应用柠檬酸盐修复液洗脱抗体。
- 5、抗体洗脱液偏酸性，过度洗脱（时间过长或者温度过高）会导致抗原性降低以及 DAPI 核弱染。
- 6、没有固定的切片不适合抗体洗脱液操作。
- 7、超过有效期的试剂活性可能降低，因此请在试剂有效期内使用。